

Instruksjon til VGG forsøket:

Dato 14/2-2014	Elevkode c 647	Kjønn: jente gutt	Det første språket du lærte: norsk annet
-------------------	-------------------	----------------------	---

Utstyr:

- 1 strøken måleskje m/natron
- 2 strølene måleskjeer m/kalsiumklorid
- 10 ml fenolrødt
- 1 ziplockpose
- 2 måleskjeer
- 3 plastikkopper
- 1 kaffefilter
- Målesylinder (min. 10 ml)
- 2 Ginders

Fremgangsmåte:

- 1) Putt 1 strøken måleskje med natron i nosen.
- 2) Putt 2 strølene måleskjeer med kalsiumklorid i nosen.
- 3) Bland stoffene godt sammen.

- 4) Ta ut all luften av posen ved å gjøre den flat.
- 5) Lukk posen halvveis.
- 6) Mål opp og bland inn 10 ml fenolrødt.
- 7) Deretter lukker du posen helt med en gang.
- 8) Observer hva som skjer med blandingen.
- 9) Filtrer blandingen ved å putte den oppi koppen med kaffefilter.

